

## ClearKlens IPA

### ClearKlens IPA

#### Описание

**ClearKlens IPA** представляет собой готовое к применению дезинфицирующее средство для применения в стерильных помещениях фармацевтической промышленности.

**ClearKlens IPA** – дезинфектант на базе изопропилового спирта (70%).

**ClearKlens IPA SS** – емкость объемом 900мл, дважды упакованная. Средство готово к применению. Средство предварительно пропущено через фильтр с размером пор 0,2 мкм ( $\mu\text{m}$ ) и обработано гамма-лучами.

**ClearKlens IPA RTU** – канистра объемом 5л, дважды упакованная, средство предварительно пропущено через фильтр с размером пор 0,2 мкм ( $\mu\text{m}$ ) и разлито в асептических условиях.

#### Особенности

- **ClearKlens IPA** – раствор, состоящий из изопропилового спирта (70%) и воды для инъекций (30%).
- **ClearKlens IPA** – средство для дезинфекции рабочих поверхностей и процессингового оборудования в стерильных помещениях. Готово для применения (не требует разбавления).
- **ClearKlens IPA SS** – дважды упакованная емкость для исключения загрязнения в процессе применения. Средство ClearKlens IPA SS пропущено через фильтр с размером пор 0,2 мкм ( $\mu\text{m}$ ) и обработано гамма-лучами.
- **ClearKlens IPA RTU** – дважды упакованное средство предварительно пропущено через фильтр с размером пор 0,2 мкм ( $\mu\text{m}$ ) и разлито в асептических условиях

#### Выгоды

- Готово для применения (не требует разбавления)
- Пропущено через фильтр с размером пор 0,2 мкм ( $\mu\text{m}$ )
- Обработано гамма-лучами
- Имеет специальную метку, что средство подвергалось облучению
- Дважды упаковано для удобного перемещения в стерильной зоне
- Без запаха
- Не окрашивает поверхность
- Низко токсично
- Широкий спектр действия

#### Инструкция по применению

**ClearKlens IPA SS** – емкость объемом 900мл, имеет распылитель. Подходит для нанесения методом спрей-обработки и протирания. Необходимо держать распылитель на расстоянии 30-40см от обрабатываемой поверхности. Спрей наносить непосредственно на поверхность. Необходимо убедиться, что вся поверхность тщательно обработана. Всегда закрывать клапан после использования.

**ClearKlens IPA RTU** – канистра объемом 5л. Подходит для применения методом протирания.

VH1



Pharma™

# ClearKlens IPA

## ClearKlens IPA

### Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость, без осадка
pH	6-9
Плотность (20°C)	0.865-0.885
Содержание спирта	70% +/- 1% (по массе)

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может быть использована в качестве спецификации.

### Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах или (если применимо) в специальных емкостях/танках, вдали от солнечного света и экстремальных температур. Полная информация по обращению и утилизации этого продукта предоставлены в паспорте безопасности продукта (SDS).

### Совместимость

При применении по назначению средство совместимо с материалами, обычно применяемыми в указанных отраслях.

### Метод тестирования

Каждая партия снабжена:

Паспортом качества (Certificate of Analysis), доступным так же на сайте [www.clearklens.com](http://www.clearklens.com)

Свидетельство о стерильности (Certificate of Sterility)

Свидетельство об облучении (Certificate of Irradiation)

### Микробиологические данные

**ClearKlens IPA** успешно прошел тесты CEN 1276 (Bactericidal Suspension Test), CEN 1650 (Fungicidal Activity Suspension Test) и CEN 13697 (the new industry standard method). Они показали, что **ClearKlens IPA** обладает широким спектром действия против грам - положительных и грам -отрицательных бактерий, дрожжей и грибов.