

Инструкция асептического надевания  
стерильного комбинезона с капюшоном  
**CleanMax CTL428CS**



Обработайте спиртом или другим дезинфицирующим средством внешнюю упаковку комбинезона.



Извлеките внутреннюю упаковку, разорвав внешнюю по насечке.



Извлеките комбинезон из внутренней упаковки, взяв его за внутреннюю поверхность. В процессе надевания избегайте контакта внешней поверхности комбинезона с любыми другими поверхностями.



Расправьте комбинезон, взяв его с внутренней стороны в районе эластичной ленты на спинке.

Штаны комбинезона заправлены внутрь для удобства асептического надевания.



Захватите рукав изнутри примерно по центру рукава и выверните его. Повторите то же самое со вторым рукавом.



Возьмите комбинезон изнутри за резинку на талии и подверните немного, скручивая на себя, для более комфортного надевания без касаний пола.





Поочередно наденьте штанины на ноги.



Поднимите комбинезон и проденьте руки поочередно в рукава, касаясь только внутренней поверхности комбинезона.



Расправьте капюшон руками изнутри и наденьте его на голову.



Застегните центральную молнию, для удобства скрестив ноги. При необходимости поправьте клапан молнии предплечьем таким образом, чтобы клапан плотно прилегал и полностью закрывал молнию.



Наденьте петли для фиксации манжет на большие пальцы рук.



Сядьте на скамью и поочередно наденьте бахилы, переставляя ногу на другую сторону скамьи.



Убедитесь, что комбинезон не имеет повреждений и соответствует вашему размеру. В противном случае комбинезон необходимо заменить.

